

ICONNMR사용방법

1. 'IconNMR: Identify User'창에서 로그인한다.
 2. 샘플을 spinner turbine에 꽂아 autosampler의 홀더에 놓는다.
 3. 프로그램에서 샘플이 놓은 Holder번호를 더블클릭한후 아래처럼 설정한다.
 - A. [NAME] : 알파벳, 숫자, 하이픈('-'), 언더바('_')만 사용가능
 - i. 공백 및 특수문자 금지
 - B. [No] : 실험 번호
 - i. FID는 [Name]폴더 속 [No] 폴더에 저장됨
 - C. [Solvent] : 사용한 deuterated solvent
 - D. [Experiment] : 실험 이름 옆의 설명 보고 적절한 실험 선택할 것
 - E. [Day]/[Night]
 - i. Day : 샘플당 총 40분 미만 실험들만 가능 (ID당 총 2시간)
 - ii. Night : 자정 0시부터 오전 9시 까지 (ID당 9시간 사용가능)
 - F. [Parameter] : 변경하면 실험에 소요되는 시간 표시됨
 - G. [Title] : 실험 상세 설명 기재 가능
 4. 화면 중간 메뉴의 submit하면 queue에 등록됨
 5. 화면 중간 메뉴의 'Change User'를 클릭하면 실험예약 완료
- Holder가 꽂 찬 경우에는 'Finished'된 holder를 삭제한 후, 해당 홀더의 샘플을 시료 보관통에 놓고, 해당 홀더번호와 spinner를 재활용한다.
 - 문제 발생시 'hissheep@kaist.ac.kr'로 이메일 남겨 놓을 것